

主被试机使用注意事项

主试机

1. 不要随意进入 windows10 系统，以避免误操作导致眼动系统损坏。
2. 不要随意进入眼动仪文件管理系统（File Manager），以避免误操作导致眼动系统损坏。
3. 眼动仪和主试机需要使用黑色网线进行连接，且插在专用网口（下方）。
4. 被试机与主试机使用蓝色网线连接，插在主机自带网口（上方）。
5. 主试机关机不能直接按电源键，需要进入 offline 界面中点击 Shutdown Host 按钮。

被试机

1. 被试机显示器和眼动仪位置已经固定，所以不要随意移动显示器和眼动仪
2. 被试机不可用于上网，以防中毒损坏软件。
3. 被试机不可随意插 U 盘，需先将 U 盘杀毒后再连接被试机，以防中毒损坏软件。
4. 被试机主要用于运行程序，收集数据，所以不要随意安装软件用于其他用途。
5. 眼动仪在实验结束后要断电，即在关掉被试机后将插板断电；若要继续使用被试机，则直接将眼动仪电源插头拔掉即可，并盖上镜头

盖。

6. 不要随意将眼动仪镜头取下来。